


Eメールによるアクティブ化の方法


1. スタートボタン>プログラム>National Instruments>NI License Manager を起動します。

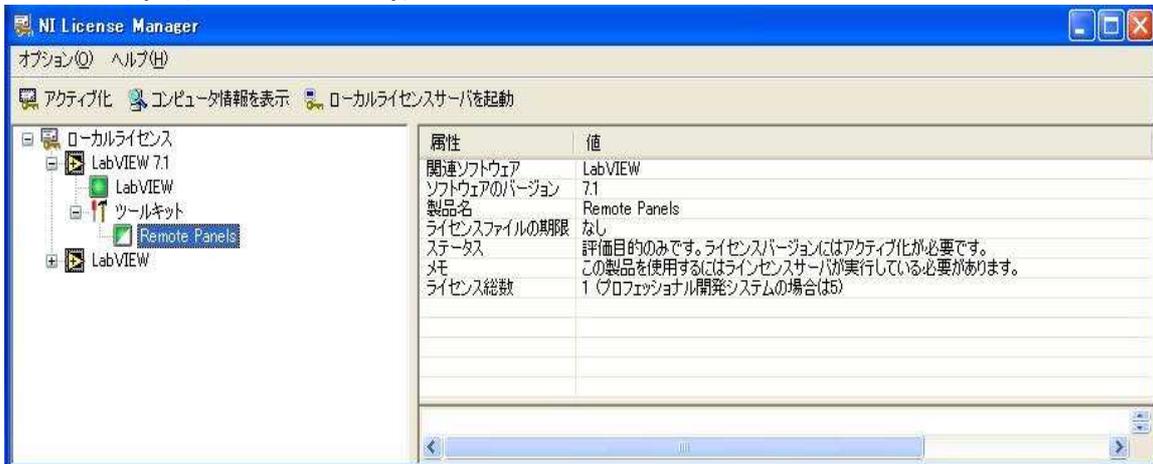


2. アクティブ化を行いたいアプリケーションを選択し、右クリックで「アクティブ化」を選択します。（アイコンの色は次のような意味があります。赤/黄：アクティブ化が行われていない。青：行われている。）



3. 以下のダイアログが立ち上がってきたら、「アクティブ化コードの取得にWebブラウザ、Eメールクライアント、またはFAX番号を使用」を選択し、「次へ」をクリックします。

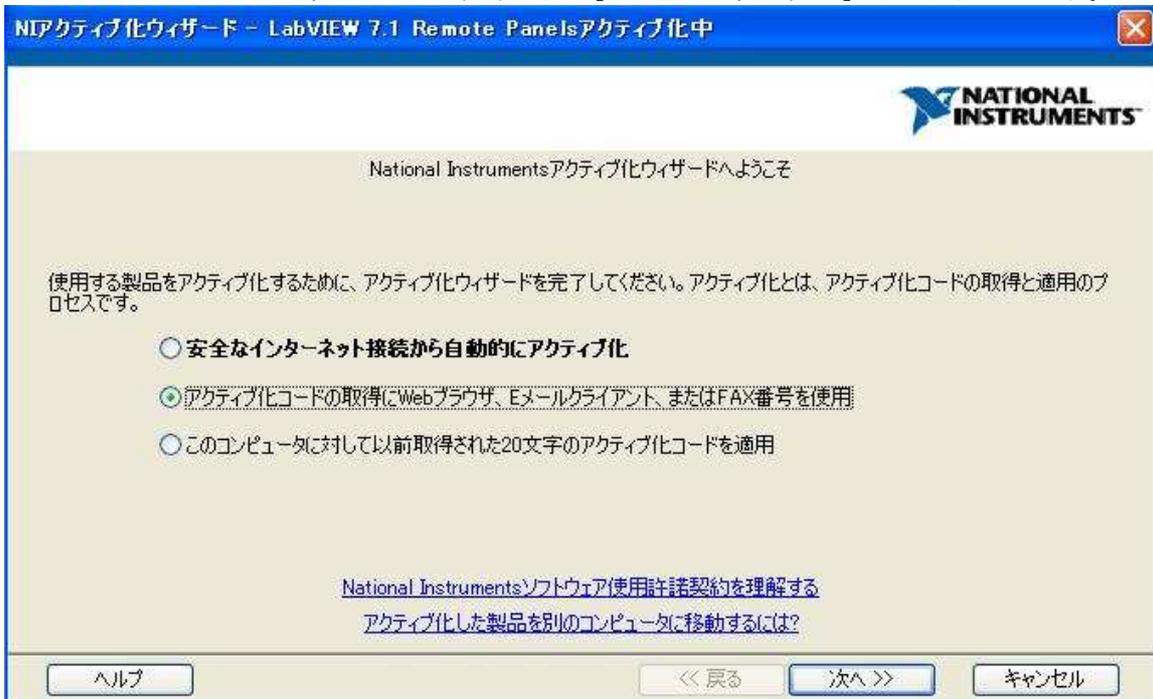

4. 以下のダイアログが立ち上がってきたら、「このコンピュータまたは別のコンピュータからEメールを送信」を選択し、「次へ」をクリックします。

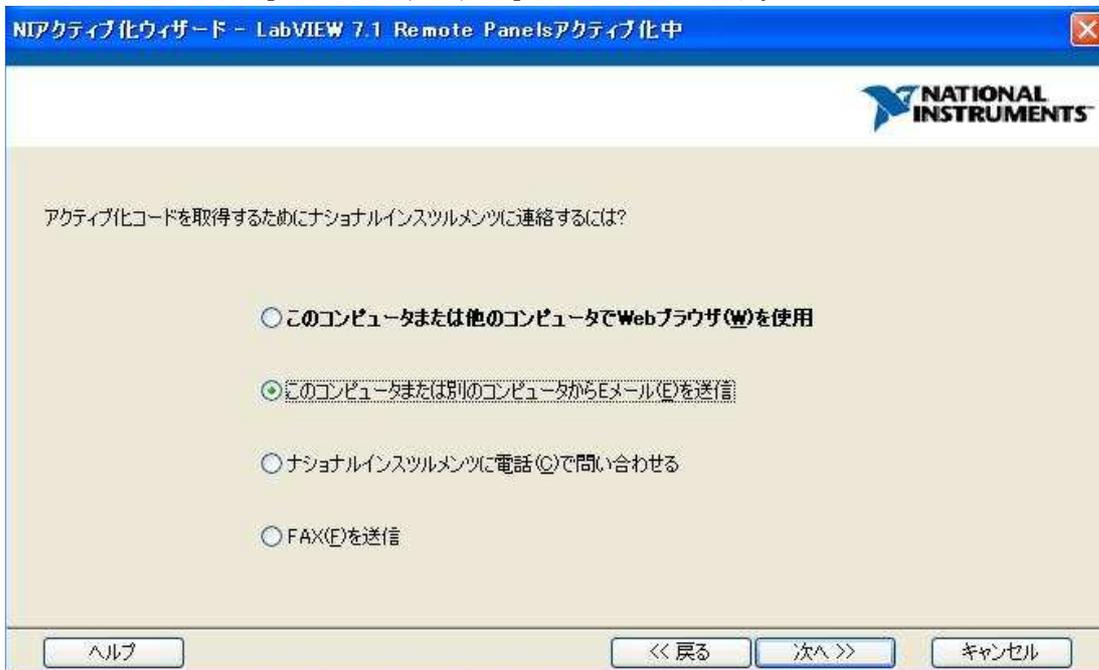

5. 以下のダイアログが立ち上がってきたら、製品のCertificate of Ownership またはパッケージからシリアル番号を確認し、以下のダイアログに入力し、「次へ」をクリックします。



6. 以下のダイアログの空いている部分を埋めて、「次へ」をクリックします。

NIアクティブ化ウィザード - LabVIEW 7.1 Remote Panelsアクティブ化中

NATIONAL INSTRUMENTS

製品をアクティブ化するには、次の情報が必要です。

勤務先 氏 名

ナショナルインスツルメンツから技術サポートを受けるのを容易にするためと、重要なアップデートを受信するために製品を登録します。

国名

郵便番号 州 市町村

住所


住所(続き)

電子メール 電話番号 FAX番号

[ナショナルインスツルメンツ製品アクティブ化個人情報保護](#)

ヘルプ << 戻る 次へ >> キャンセル

7. 以下のダイアログから、メールの送信方法を選択します。

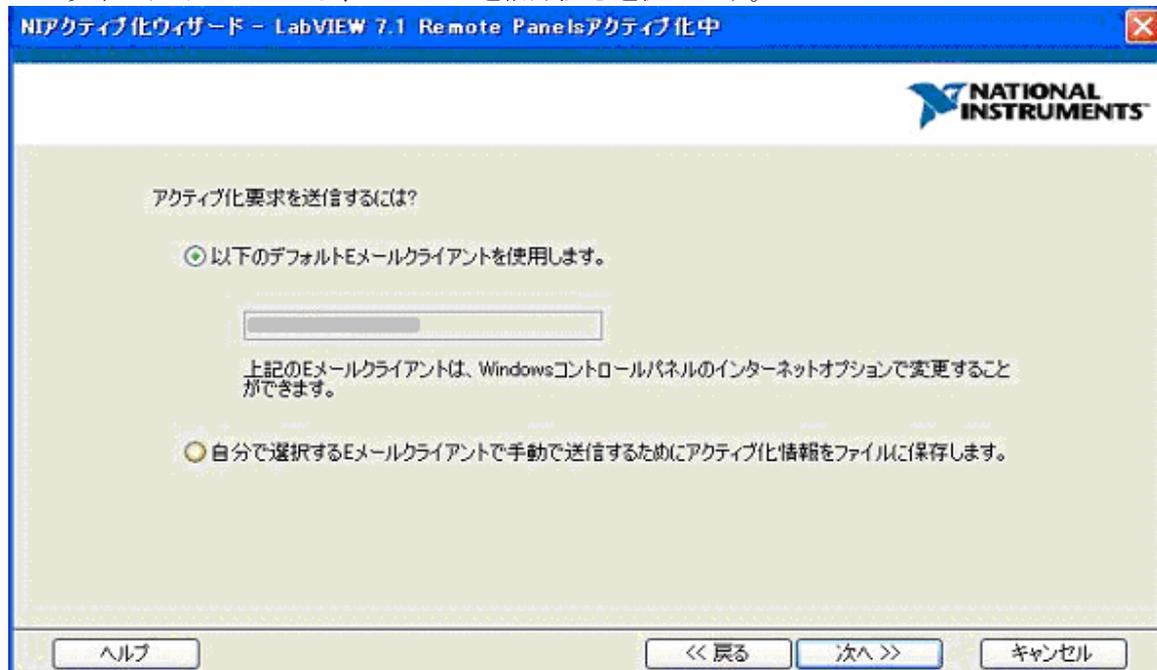

- (a) 「以下のデフォルトEメールクライアントを使用します。」：自動的にデフォルトで設定されているEメールクライアントソフトウェアを立ち上げ、送信するメールを作成します。
- (b) 「自分で選択するEメールクライアントで手動で送信するためにアクティブ化情報をファイルに保存します。」：アクティブ化情報をメールで送信するための情報をファイルとして保存し、ブラウザのデフォルトで設定されているEメールクライアント(ウェブメールも可)を使い、そのファイルを activate@ni.com に送信します。

8. ステップ7でどちらの方法を選んでも以下のように返信用のEメールアドレスが要求されます。ここで、お客様のEメールアドレスを入力し、「次へ」をクリックします。

NIアクティブ化ウィザード - LabVIEW 7.1 Remote Panelsアクティブ化中

NATIONAL INSTRUMENTS

ナショナルインストルメンツがユーザのアクティブ化コードを送信するEメールアドレスを入力します。

ヘルプ << 戻る 次へ >> キャンセル

9. 以下の画面が表示されます。

NIアクティブ化ウィザード - LabVIEW 7.1 Remote Panelsアクティブ化中

NATIONAL INSTRUMENTS

Eメールクライアントがアクティブ化要求のEメールをactivate@ni.comに送信したかどうかを確認してください。


アクティブ化コードを含むEメールが1営業日以内に返信されます(通常は10分以下です)。

ヘルプ << 戻る 次へ >> キャンセル

10. ステップ9の画面で「次へ」をクリックします。以下の画面が表示されます。ここで、「完了」をクリックします。



11. アクティブ化コードがメールにより受信されたら、以下のダイアログの設定の「このコンピュータに対して以前取得された20文字のアクティブ化コードを適用」を選択します。

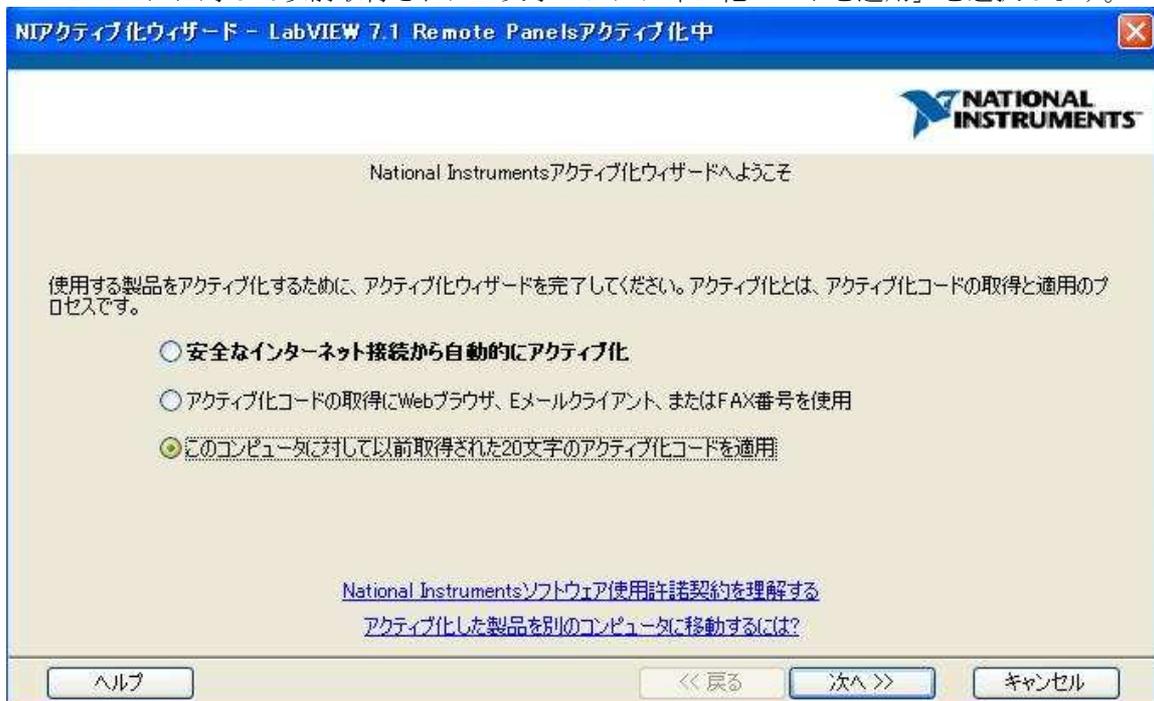

12. 以下のダイアログで、生成したアクティブ化コードを入力します。コピー&ペストも可能です。「次へ」をクリックすると、アクティブ化は終了します。

NIアクティブ化ウィザード - LabVIEW 7.1 Remote Panelsアクティブ化中



以下に20文字のアクティブ化コードを入力します。

例:

ヘルプ <<戻る 次へ>> キャンセル